

# IKA

designed for scientists

Thai



กะทัดรัด แต่ ทรงพลัง | เครื่องหมุนเหวี่ยงตลกตะกอน

IKA mini G เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดเล็ก สำหรับ แอปพลิเคชันที่ไม่ต้องใช้ความเร็วสูง เช่น ไมโครพิวเตรชัน และการแยกเซลล์. ตัวเครื่องออกแบบมาให้เล็กกะทัดรัด ใช้พื้นที่น้อย. ฝาครอบโปร่งใสสามารถมองเห็นการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้งานได้ทั้งหลอดไมโครและ หลอดPCR



mini G  
Ident. No. 0003958000

2+1 years  
warranty\*

CE

\*รับประกัน 2 ปี + 1 ปี เมื่อลงทะเบียน  
กับเรา ที่ [www.ika.com/register](http://www.ika.com/register)

## คุณสมบัติ

- › ความเร็วคงที่ 6000 รอบต่อนาที
- › ปรับเวลาแบบดิจิทัล ตั้งแต่ 1 ถึง 99 นาที
- › ปรับความเร็วอย่างรวดเร็ว
- › ดีไซน์กะทัดรัด และ เสียงเงียบขณะทำงาน
- › เปลี่ยน โรเตอร์ ได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- › ใช้งานง่าย ด้วยปุ่มกดแบบสัมผัส

## คุณสมบัติพิเศษด้านความปลอดภัย

- › เครื่องจะทำงานเมื่อปิดฝาครอบเท่านั้น
- › ฝาครอบเปิดได้ง่ายเพียงกดปุ่ม
- › มีปุ่มกดเพื่อหยุดการทำงาน
- › ระดับความปลอดภัย ตาม DIN EN60529 : IP30
- › ชุด โรเตอร์และอุปกรณ์ระกอบ สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ (121 °C, 2 bar)

## การส่งมอบ

- › เครื่อง IKA mini G
- › Rotor for 8 × 1.5 / 2 ml vessels
- › Rotor for 4 × 8 × 0.2 ml PCR strips
- › Adapters for 0.5 ml vessels (8 pcs.)
- › Adapter set for 0.4 ml vessels (8 pcs.)
- › Adapter set for 0.2 ml vessels (8 pcs.)



## คุณสมบัติ

- › ฝาครอบเป็น โลหะ
- › จะเริ่มทำงานเมื่อปิดฝาสนิทแล้วเท่านั้น
- › สั่งงานด้วยปุ่มกดเมมเบรน งานต่อการตั้ง ความเร็วหรือเลือกโปรแกรม
- › ความเร็วในการหมุนสูงสุด ถึง 15700 รอบต่อนาที
- › มีเซ็นเซอร์ความสมดุลของเครื่อง
- › หน้าจอแสดงค่า RPM หรือ RCF
- › ทั้งโรเตอร์ ฝาครอบ และ อุปกรณ์ประกอบ สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ (121 °C, 2 bar)

## การส่งมอบ

- › เครื่อง IKA G-L centrifuge
- › Metal rotor set 12 x 1.5 / 2 ml
- › ไขควงสำหรับเปิดฝา กรณีฉุกเฉิน
- › สาย USB



หน้าจอแสดงผลที่ชัดเจน



แยกสารด้วยการหมุนที่ความเร็วปานกลาง : IKA G-L เป็นเครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดกลาง สำหรับกระบวนการแยก ทุกชนิด เช่น กระบวนการทางชีวโมเลกุล. สามารถงานกับหลอดขนาดมาตรฐาน 1.5 / 2 มิลลิลิตร เช่นเดียวกับหลอด PCR. ฝาครอบเปิดอัตโนมัติด้วยการกดปุ่ม

IKA G-L

Ident. No. 0030000774



#### ข้อมูลเชิงเทคนิค

ความจุ	8 × 1.5/2.0 ml	12 × 1.5/2.0 ml
ความเร็ว	6000 rpm	800 – 15 700 rpm
ค่าเบี่ยงเบนความเร็ว	5 %	2.5 %
Centrifugal acceleration	2000 G	16 500 G
เวลา	Yes	Yes
จอแสดงเวลา	7 Segment LED	7 Segment LED
เซ็นเซอร์ความสมดุลของเครื่อง	No	Yes
ปุ่มกดหยุด	Yes	Yes
ระบบเปิดฝาครอบ	Automatic	Automatic
การเปลี่ยนโรเตอร์	Without tool	Without tool
ฝาปิด	Yes	Yes
ระบบการส่งข้อมูล	–	USB

#### ข้อมูลทั่วไป

น้ำหนัก	1.4 kg	3.9 kg
ขนาด	155 × 105 × 175 mm	200 × 140 × 280 mm
อุณหภูมิที่เหมาะสม	5 – 40 °C	5 – 40 °C
ความชื้นที่เหมาะสม	80 %	80 %
ระดับการป้องกัน DIN EN 60529	IP 20	IP 20
แรงดันไฟฟ้า	220 – 230 V	220 – 230 V
ความถี่	50/60 Hz	50/60 Hz
อัตราเข้าของมอเตอร์	12 W	65 W
ไฟขาเข้า	12 W	92 W

## FAQ | mini G

**IKA เสนอโรเตอร์สำหรับหลอด PCR หรือไม่?**  
ใช่, โรเตอร์สำหรับหลอด PCR ขนาด 8 x 0.2 มิลลิเมตร มาพร้อมกับเครื่องรุ่น mini G

**พลังงานจลน์สูงสุดสำหรับเครื่อง mini G เท่าไหร่?**  
พลังงานจลน์สูงสุด 20 Nm

**จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฝาครอบถูกเปิดออก?**  
เครื่องจะหยุดการทำงานทันที

**เครื่องมืออะไรที่ใช้ในการเปลี่ยนโรเตอร์?**  
โรเตอร์เปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

**ระบบตั้งเวลามีในรุ่น mini G หรือไม่?**  
มี, สามารถปรับได้ จาก 1 ถึง 99 นาที

**การเร่งความเร็วของเครื่องหมุนเหวี่ยง mini G คือ?**  
การเร่งความเร็ว เท่ากับ 2000 G

**mini G มีจอแสดงผลดิจิทัล หรือไม่?**  
มี, mini G มีการแสดงผล 7 ส่วนด้วยกัน และ ไฟ LED แสดงการจับเวลา

**เป็นไปได้ไหม ที่จะเปลี่ยนความเร็ว?**  
ไม่ได้ , ความเร็วถูกกำหนดไว้ที่ 6000 รอบต่อนาที

## FAQ | G-L

**IKA G-L มีจอแสดงผลดิจิทัล หรือไม่?**  
มี, มีจอแสดงผล 3 ส่วน ซึ่งสามารถดูค่า rpm/rcf ในหน้าจอที่หนึ่ง , แสดงการจับเวลาและการตั้งค่าอื่นๆ และ โปรแกรม

**เป็นไปได้ไหม ที่จะเปลี่ยนความเร็ว?**  
ได้, ความเร็วเริ่มต้น 100 rpm/rcf

**เครื่องมืออะไรที่ใช้ในการเปลี่ยนโรเตอร์?**  
โรเตอร์เปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

**ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง ฝาครอบของ G-L จะเปิดอัตโนมัติหรือไม่?**  
ไม่, เมื่อไฟฟ้าขัดข้อง ฝาครอบจะยังปิดอยู่ อย่างไรก็ตามมีปุ่มเปิดฉุกเฉินอยู่ด้านล่าง



## อุปกรณ์ประกอบ

for IKA G-L



**IKA G-L, PCR Set**  
Capacity: 2 x PCR strips,  
8 x 0.2 ml tubes.

Ident. No. 0030001345



**Adapter 0.4 ml tube**  
Adapters for 0.4 ml tubes (6 pcs.)  
The capacity of G-L centrifuge is  
12 x 1.5/2.0 ml

Ident. No. 0030001334



**Adapter 0.5 ml tube**  
Adapters for 0.5 ml tubes (6 pcs.)  
The capacity of G-L centrifuge is  
12 x 1.5/2.0 ml

Ident. No. 0030001347



**Adapter PCR tube**  
Adapters for 0.2 ml PCR tubes (6 pcs.)  
The capacity of G-L centrifuge is  
12 x 1.5/2.0 ml

Ident. No. 0030001346

for IKA mini G



**mini G, Rotor 4 x HPLC**  
Rotor for 4 x HPLC vials.  
Ident. No. 0020022341



### ซอฟต์แวร์สำหรับห้องปฏิบัติการ

labworldsoft® เป็นซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการ, กระบวนการอัตโนมัติ, และเพื่อจัดการเอกสารของการวัดและผลการทดสอบ. ซอฟต์แวร์จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่

labworldsoft® ไม่ได้รองรับแค่อุปกรณ์ของ IKA แต่ยังรองรับอุปกรณ์ของผู้อื่นอีกด้วยเช่นกัน คุณสามารถเลือกใช้ได้ตามที่ ต้องการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของห้องปฏิบัติการของคุณ

**labworldsoft® 6 Starter**  
Ident. No. 0020019397

**labworldsoft® 6 Pro**  
Ident. No. 0020017366

**labworldsoft® 6 Advanced**  
Ident. No. 0020105873