

IKA

designed for scientists

CN



小巧强劲 | 离心机

IKA 全新迷你型离心机, 对于不需超高速离心的应用领域 mini G 是个绝佳选择, 如微过滤和细胞分离。Mini G 离心机设计紧凑, 占用空间少, 透明盖便于实时观察。



mini G
订货号 0003958000

2+1 年
质保*



*2 年质保, 在 IKA 官网注册后可免费
延保 1 年 (www.ika.com/register)。

技术特征

- › 固定转速 6000 rpm
- › 定时功能: 1 – 99 min, 数字显示
- › 快速启动
- › 紧凑设计, 运行安静
- › 更换转子无需工具
- › 按键操作, 简便

安全保障

- › 机器只有在顶盖关闭的情况才会运行
- › 轻按开启按钮, 打开顶盖
- › 支持快停
- › 安全保护等级 DIN EN 60529:IP 30
- › 转子和适配器可高温高压灭菌
(121 °C, 2 bar)

标准配置

- › IKA mini G 离心机
- › 转子: 8 × 1.5 / 2 ml 离心管
- › 转子: 4 × 8 × 0.2 ml PCR 管
- › 0.5 ml 离心管适配器 (8 pcs.)
- › 0.4 ml 离心管适配器 (8 pcs.)
- › 0.2 ml 离心管适配器 (8 pcs.)



技术特征

- › 转子匹配金属盖
- › 顶盖关闭方可运行
- › 大屏幕显示转速或程序运行
- › 最高转速可达 15 700 rpm
- › 配平监测功能
- › RPM 与 RCF 一键切换
- › 转子和适配器可高温高压灭菌 (121 °C, 2 bar)

标准配置

- › IKA G-L 离心机
- › 转子: 12 × 1.5/2 ml 离心管
- › 紧急开盖螺丝刀
- › USB 线



最先进的显示界面
(同级别产品)

中等转速下分离物质: IKA G-L 是一款理想的微量离心机, 尤其适用于分子生物学领域。它可以
使用标准的 1.5 / 2.0 离心管及 PCR 联管。按键
自动开盖。

IKA G-L

订货号 0030001174





技术参数

容量	8 × 1.5/2.0 ml	12 × 1.5/2.0 ml
转速	6000 rpm	800 – 15 700 rpm
转速偏离	5 %	2.5 %
离心加速度	2000 G	16 500 G
定时	是	是
定时显示	LED	LED
配平监测功能	No	是
快速安全停止	是	是
开盖	自动	自动
转子更换	无需工具	无需工具
保护盖	是	是
接口	–	USB

基础参数

重量	1.4 kg	3.9 kg
外形尺寸 (W × H × D)	155 × 105 × 175 mm	200 × 140 × 280 mm
允许工作温度	5 – 40 °C	5 – 40 °C
允许相对湿度	80 %	80 %
保护等级 DIN EN 60529	IP 30	IP 20
电压	220 – 230 V	220 – 230 V
频率	50/60 Hz	50/60 Hz
马达输入功率	12 W	65 W
输入功率	12 W	92 W

FAQ | mini G

IKA 能否提供适配 PCR 管的转子?

可以, IKA Mini G 标准配置中已包含 4 × 8 × 0.2 ml PCR 管专用转子。

IKA Mini G 的最大动能是多少?

IKA Mini G 的最大动能是 20 Nm。

运行过程中, 打开离心机盖会出现什么情况?

离心机会立即停止运行。

更换 Mini G 转子需要哪些工具?

无需任何工具即可轻松更换转子。

Mini G 可否定时?

可以, 定时范围为 1 – 99 分钟。

Mini G 的离心加速度是多少?

Mini G 的离心加速度是 2000 G。

Mini G 是否具备数字显示屏?

Mini G 具备 LED 数字显示屏。

Mini G 是否可以调节转速?

Mini G 固定转速 6000 rpm。

FAQ | G-L

IKA G-L 是否有数字显示屏?

G-L 有 3 个数显屏分别显示 RPM/RCF, 时间和程序。

G-L 的速度可以调节吗?

转速范围: 800 – 15700 rpm 内可调, 转速设置精度为 100 rpm。

更换 G-L 转子需要哪些工具?

无需任何工具即可轻松更换转子。

运行过程中突然断电, G-L 会自动开盖吗?

不会, G-L 会保持关盖状况, 如需打开, 您可手动调节底部旋钮紧急开盖。



配件

G-L 选配件



IKA G-L, PCR Set
容量: 2 × PCR 8 连管, 8 × 0.2 ml
PCR 管
订货号 0030001345



0.4 ml 离心管适配器
0.4 ml 离心管适配器 (6 pcs.)
标准转子容量: 12 × 1.5 / 2.0 ml
订货号 0030001334



0.5 ml 离心管适配器
0.5 ml 离心管适配器 (6 pcs.)
标准转子容量: 12 × 1.5 / 2.0 ml
订货号 0030001347



0.2 ml 离心管适配器
0.2 ml 离心管适配器 (6 pcs.)
标准转子容量: 12 × 1.5 / 2.0 ml
订货号 0030001346

Mini G 选配件



mini G, HPLC 样品瓶固定角转子
转子容量: 4 × HPLC 样品瓶
订货号 0020022341



IKA 实验室软件

IKA labworldsoft® 实验室软件可控制实验室设备, 自动控制和记录实验结果。该软件可兼容 IKA 甚至其他厂家的诸多实验室设备, 您可以根据实验情况灵活选择需要控制的设备。

labworldsoft® 6 Starter
订货号 0020019397

labworldsoft® 6 Pro
订货号 0020017366

labworldsoft® 6 Advanced
订货号 0020105873

IKA Works Guangzhou

艾卡 (广州) 仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路 173 号 - 175 号
电话: +86 20 8222 6771, 服务热线: 400 886 0358
邮箱: info@ika.cn



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue

