

IKA



Sıvı İşlemeyi Yeniden Tanımlamak

IKA PEN

IKA PEN

Hafiflik ve hassasiyet, akıllı yenilikle buluşuyor

Sadece 100 gram ağırlığında ve 36,9 dB gürültü seviyesine sahip ultra hafif elektronik pipetimiz IKA PEN ile konfor ve kontrolün mükemmel dengesini keşfedin. Bu özellikleri, onu piyasadaki en hafif ve en sessiz elektronik pipetlerden biri haline getirir. İnce, ergonomik profili ve modern tasarımıyla elektronik pipetimiz, hassasiyeti şıklıkla birleştirir; zahmetsiz kullanım ve doğal bir tutuş için sezgisel, kalem şeklindeki tasarımı öne çıkar. Yorgunluk hissetmeden çalışmak üzere tasarlanan bu pipet, hassasiyetten ödün vermeden uzun laboratuvar seansları için ideal bir yardımcıdır.



İş akışınıza
uygun hacmi
seçin

Dört farklı aralıkta
mevcuttur:

IKA PEN 0.5 – 10 µl
Ident. No. 0020025101

IKA PEN 5 – 100 µl
Ident. No. 0020025102

IKA PEN 10 – 200 µl
Ident. No. 0020025103

IKA PEN 50 – 1000 µl (coming soon)
Ident. No. 0020140238



Şarj edilebilir lityum pil ile çalışan pipet,
tek bir şarjla tam bir iş günü boyunca
çalışabilir ve USB-C üzerinden 1 saat*
gibi kısa bir sürede şarj edilebilir.

*%70'e kadar 1 saatlik hızlı şarj.

2+1
Year
Warranty*

Orijinal boyut



Sınıftaki en küçük motor ve
ekrana sahip olmasına rağmen,
programlanabilir ayarlar ve sezgisel
bir uygulama arayüzüne kesintisiz
kablosuz bağlantı sayesinde güçlü
işlevsellik sunar.

IKA PEN App

Uygulama, daha büyük ekranı
ve basitleştirilmiş kontrolleri ile
kullanım kolaylığını artırarak hassas
pipetlemeyi her zamankinden daha
kolay hale getirir.

Menü Özellikleri

Parmaklarınızın ucunda akıllı kontrol

İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan **sezgisel bir program** alt menüsüyle pipetleme iş akışınızı tam olarak kontrol edin. Optimum kontrol için **HIZI** dokuz seviyede ayarlayın, **MIX** işlevini etkinleştirerek belirlenen hacmi sürekli olarak emip dağıtarak numuneleri iyice karıştırın veya **COUNTER** işlevini kullanarak pipetleme döngülerinizi kolaylıkla takip edin.

Ek akıllı özellikler, deneyiminizi daha da zenginleştirir. **ADJUST** ile tutarlı doğruluk için 1, 2 veya 3 noktada otomatik kalibrasyon gerçekleştirebilirsiniz.

WIRELESS işlevi, kesintisiz bağlantı için yakındaki kablosuz cihazları hızla bulmanıza yardımcı olurken, **CUT** işlevi gerektiğinde tek bir dokunuşla bağlantıyı kesmenizi sağlar.

AVANTAJLAR

- › Sadece 100 gram ağırlığıyla ultra hafif
- › Gürültü seviyesi sadece 36,9 dB ile son derece sessiz
- › Daha iyi doğruluk ve hassasiyet
- › Geliştirilmiş ergonomi
- › Sezgisel kullanıcı arayüzü – sadece minimum eğitim gerektirir
- › Zaman tasarrufu sağlar
- › Tekrarlanabilirlik ve izlenebilirlik
- › Kolay ve anlaşılır otomatik kalibrasyon özelliği
- › Karmaşık pipetleme protokollerini basitleştirir




PEN MODLARI

PIP	Belirli bir hacimde pipetleme	› Belirli bir hacimde sıvıyı doldurun ve dağıtın
REV	Ters pipetleme	› Belirli hacimde viskoz sıvıyı doldurun ve boşaltın › Fazla hacim alın
MUL	Çoklu dağıtım	› Belirlenmiş hacmi birden fazla kez dağıtma › Tekrar sayısı, pipetin emebileceği maksimum hacme bağlıdır
DIL	İki sıvıyı seyreltme	› İki farklı sıvıdan seyreltme yapın › İki farklı sıvı, aynı uca arka arkaya emilir
MAN	Manuel hacim ölçümü	› Esnek bir sıvı hacmi doldurun ve dağıtın (sabit hacim yok) › Yeterli miktarda sıvı emilene ve hacim ölçülene kadar pipetleme düğmesine basılır

Kullanıcı Arayüzü

Sezgisel menü yapısı sayesinde kolay kullanım

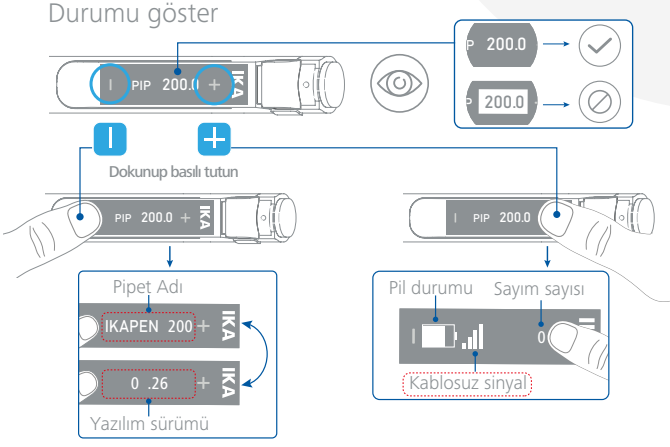


Ekranı çevirme

Sağ veya sol elini kullanan kullanıcılar için her pozisyonda optimum görünürlük. Veya + veya - işaretine dokunup basılı tutarak pipetleme durumunuzu anında kontrol edin – dinamik laboratuvar ortamları için mükemmeldir.

Kolay gezinme

+ ve - gibi sembollere sahip net menü yapısı, karmaşık protokoller sırasında bile kullanımı basitleştirir.

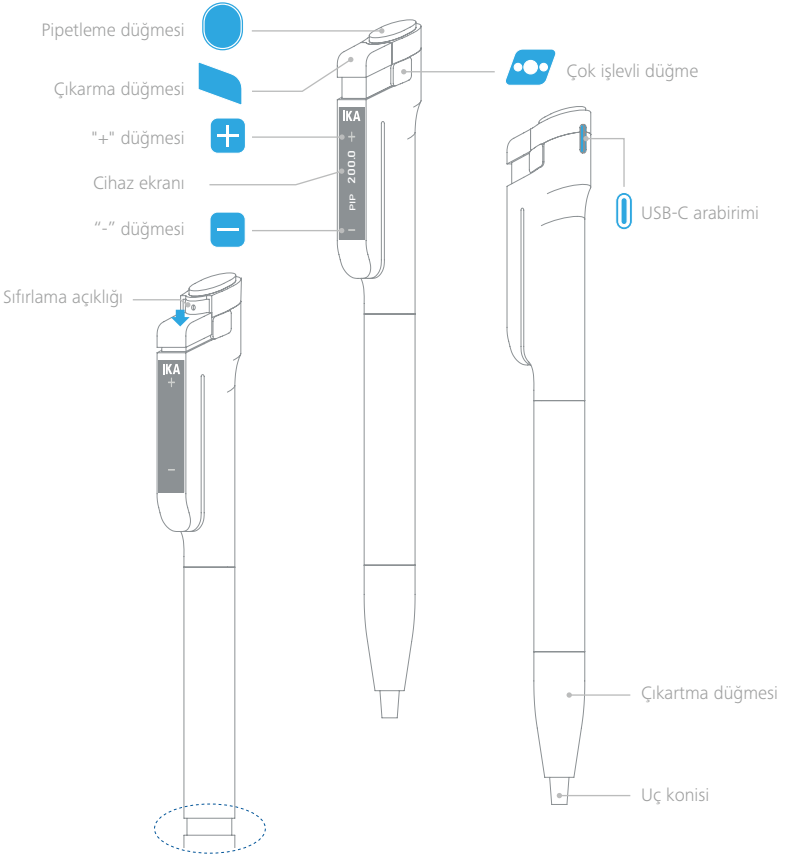

Elinize doğal bir şekilde oturan ergonomik tasarım sayesinde **rahatça çalışın** ve tekrarlayan görevler sırasında yorgunluğu azaltın.

Her seferinde tutarlı ve yüksek hassasiyetli performans sayesinde **sonuçlarınıza güvenin**.



IKA PEN

Elektronik Pipet

IKA

designed for scientists

Aksesuarlar



PEN.Stand

Ident. No. 20133075



PEN.WiCo

Ident. No. 20118751



PEN.HD1

Ident. No. 20104002



PEN.HD2

Ident. No. 20104003



Optimum
kullanıcı konforu
için farklı sap
seçenekleri
arasından seçim
yapın

IKA Turkey Laboratuvar ve Proses Teknolojileri A.Ş.
Mescit Mah. Fettah Başaran Cad. No: 21/A
Phone: +90 216 394 43 43, eMail: sales.turkey@ika.com
www.ika.com



IKAworldwide // #lookattheblue