


IKA

designed for scientists

CN

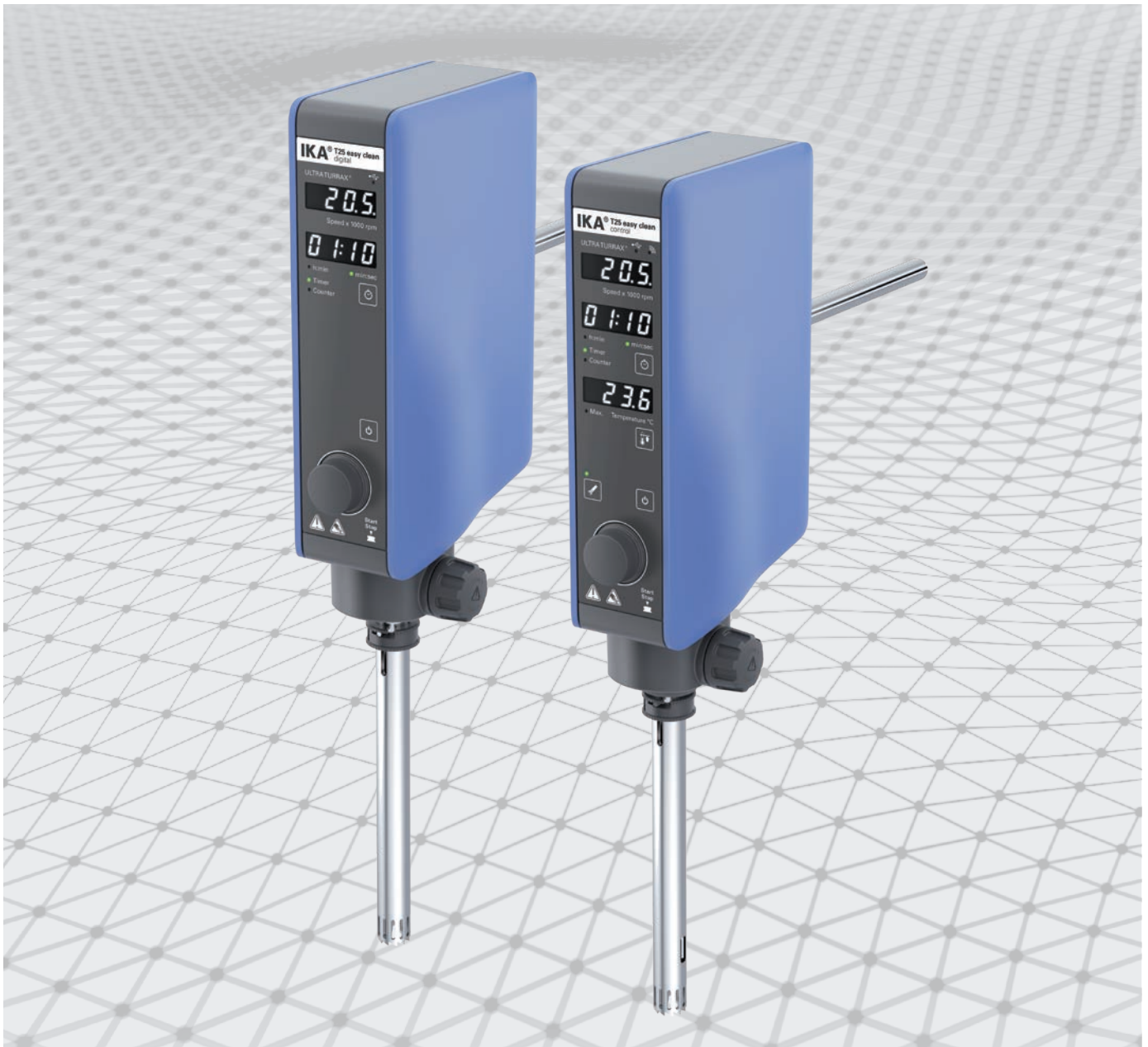

高性能分散机 |

T 25 easy clean digital and control ULTRA-TURRAX®



T 25 easy clean ULTRA-TURRAX®

/// 与众不同的分散体验

更加安静、清洁，甚至可以远程遥控：T 25 easy clean 高性能分散机数显型和控制型，带给您与众不同的分散体验。它们恰到好处地满足需求，电子控速，转速范围 3000 – 25 000 rpm，处理量 1 – 2000 ml (水)，主机和刀具均可实现更长使用寿命，多种分散刀具可供选择。医药样品可获得完美的均质效果，化妆品样品可获得理想的乳化或颜料分散。可以通过与 IKA 实验室反应釜联用，实现在真空或压力条件下的分散操作。

装箱清单

- > 用户指南
- > 延伸支臂
- > 内六角螺丝
- > 内六角扳手
- > USB 数据线
- > 保修卡

T 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX®

订货号 0025002585

所有 S 25 分散刀具均适
用于 T 25 easy clean 系列




无碳刷直流马达

IKA 将新的马达技术应用于 T 25 easy clean 系列:无碳刷直流马达, 噪音等级降至 70 dB, 可显著降低实验室内的噪音。同时可提供无碳粉的操作环境。

易于清洁

真正的易于清洁:无需拆卸, 即可轻松清洗, 得益于分散刀具上独一无二的手动推送转子结构。

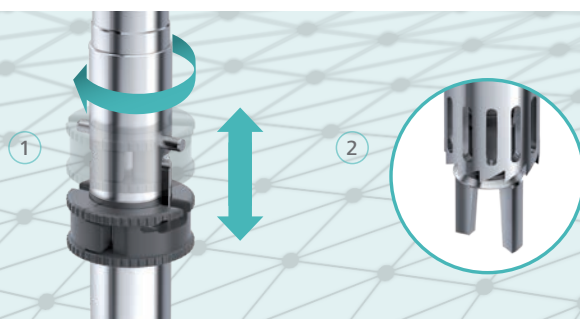

坚固耐用

IKA 为这个全新的分散机系列开发了一款极为坚固耐用的外壳。此外还具备实用的定时功能, 时间在显示屏上清晰易读。

T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX®

订货号 0025002525

可通过 Wico
进行远程遥控

一体化温度测量


引人注目的是, T 25 easy clean 控制型具有一项专利技术, 即: 一体化的温度测量。温度传感器集成在分散刀具上, 因此在实验过程中可随时监测样品实际温度。



专利

集成温度测量的分散是 IKA 的专利技术。而无线温度测量技术则正处在专利审核期。

T 25 easy clean digital und control ULTRA-TURRAX® 技术参数

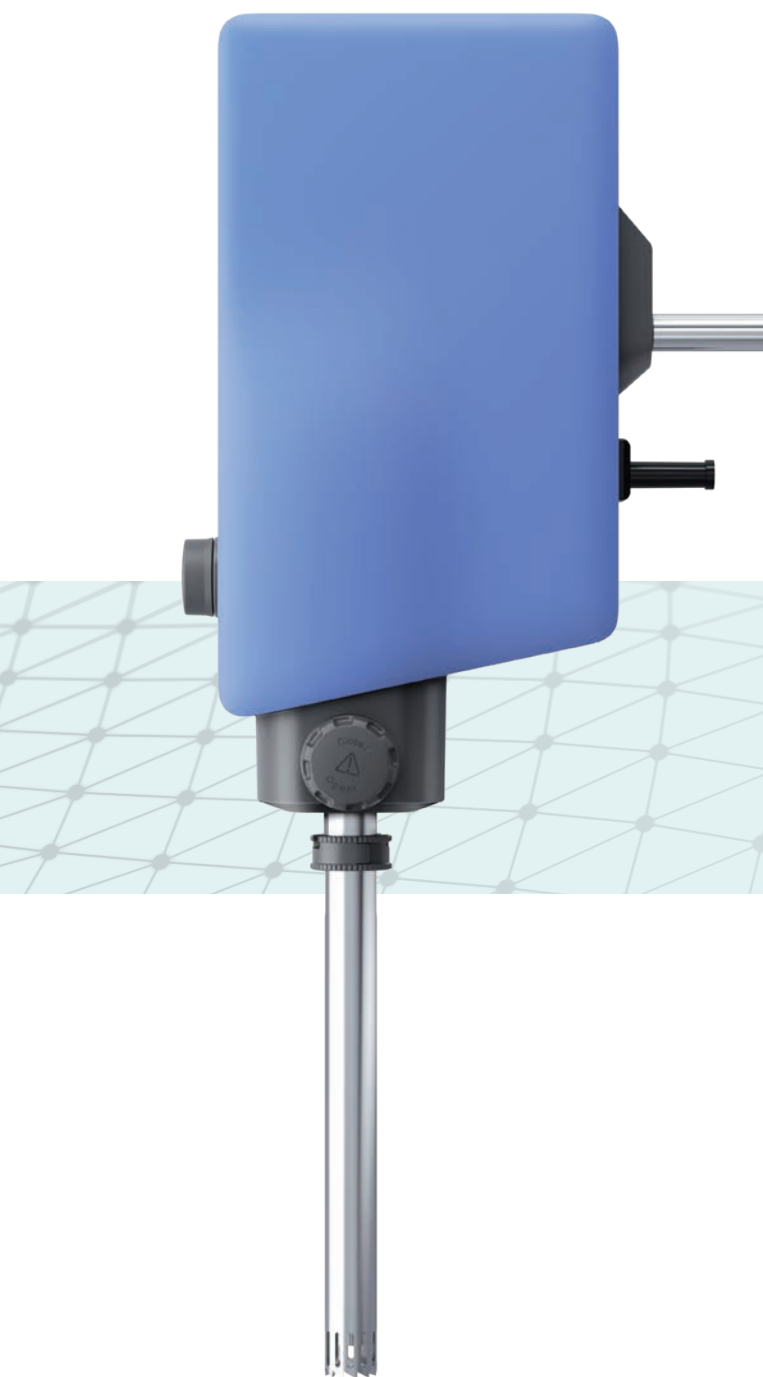

技术参数

马达输入功率	500 W
马达输出功率	400 W
最小处理量 (H ₂ O)	0.001 l
最大处理量 (H ₂ O)	2 l
最大处理粘度	5 000 mPas
转速范围	Min. 3 000 rpm Max. 25 000 rpm
最大转速偏差	2 %
转速显示	LED
转速控制	无极调速
空载噪音	70 dB(A)
延长支臂直径	13 mm
延长支臂长度	160 mm
处理类型	批次式
定时功能	是
接口	USB
允许连续运行	100 %

基础参数

重量	3.0 kg
外形尺寸 (W × H × D)	89 × 270 × 161 mm
允许工作温度	5 – 40 °C
允许相对湿度	80 %
保护等级 DIN EN 60529	IP 30
电压	100 – 120 V
频率	50/60 Hz

配套产品

以下 IKA 产品可以更好的配套 T 25 easy clean 分散机使用：



LR 1000 control System
实验室反应釜
订货号 0020019727



ICC control pro 12 c
封闭式水浴套装
订货号 0010000933

T 25 easy clean digital and control ULTRA-TURRAX® 部分配件



S 25 EC-C-18G-ST 分散刀具

易于清洁的全新体验：通过旋转和推送即可使转子向下方送出，直至与定子完全分开。处理量：10 - 1500 ml。陶瓷密封圈。适用于均质需求，可灭菌。

订货号 0025002580



S 25 KV - 25 F 分散刀具

处理量：100 - 2000 ml。用于真空下的分散处理。带滑环密封的滚球轴承。定子外径：25 mm。浸入深度：40 - 225 mm。短时间内可耐受高达 220 °C 工作温度。适用于真空和均质需求，可灭菌。

订货号 0002404000



TS 25-3 清洗工具

适用于 T 25 数显型、T 25 easy clean 数显型和控制型的清洁工具。由 1 个铝合金支架，3 个清洁管和 3 个带开孔的盖子组成。

订货号 0020003013

更多配件信息
请登录
www.ika.com

IKA Works Guangzhou

艾卡 (广州) 仪器设备有限公司

广州经济技术开发区友谊路 173 号 - 175 号

电话: +86 20 8222 6771, 服务热线: 400 886 0358

邮箱: info@ika.cn



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue